

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS

BANHO MARIA
J-PROLAB - MODELO: BM-1 8370

	RESPONSÁVEL	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	16/04/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
ATUALIZAÇÃO	-	-

BANHO MARIA

J-PROLAB

Modelo: BM-1 8370



[A] PRECAUÇÕES

- Antes de ligar o equipamento, coloque água até o recobrimento da resistência.
- Não permita que a água do banho maria evapore de modo a expor a resistência ao ar; deve-se mantê-la submersa na água.
- Em hipótese alguma, ligue o equipamento sem água.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Preencha o banho maria com água o suficiente para cobrir totalmente a resistência.
- 1.2. Ligue o equipamento na tomada (tensão 220V) e programe o botão do termostato na temperatura que deseja, girando-o em sentido horário.

Nota 01: A luz acesa indica que está aquecendo. Quando atingir a temperatura programada, o termostato entrará em ciclo liga-desliga.

- 1.3. Ao término do uso, desligue o equipamento na tomada. Posteriormente, descarte a água do banho maria e limpe o equipamento.

2. LIMPEZA

Para limpeza interna, utilize álcool 70% ou uma esponja de aço e água, para sujidades mais grosseiras.