

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**BANHO MARIA
SOLAB - MODELO: SL-150/10**

	NOME	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	24/04/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
ATUALIZAÇÃO	-	-

BANHO MARIA

SOLAB

Modelo: SL-150/10



[A] PRECAUÇÕES

- Não ligue o equipamento sem água! Coloque água até o recobrimento da prateleira e da resistência.
- Não permita que a água do banho maria evapore de modo a expor a resistência ao ar; deve-se mantê-la submersa na água.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Retire a tampa e verifique se a prateleira interna se encontra dentro do equipamento.
- 1.2. Preencha o banho maria com água o suficiente para cobrir totalmente a prateleira e a resistência.
- 1.3. Ligue o equipamento na tomada (tensão 220V) e na chave geral, localizada na parte inferior do equipamento. Aguarde o aparecimento da temperatura da água no visor.
- 1.4. Pressione a tecla “F” e selecione o parâmetro através das teclas ▲ e ▼.

Nota 01: Parâmetros de ajuste: sP = temperatura; Rate = taxa de variação $^{\circ}\text{C min}^{-1}$; Time = tempo; dsP = *display* para selecionar variável a ser apresentada na tela principal; aL.sP = temperatura em que um alarme é acionado.

- 1.5. Para entrar no parâmetro, clique em “F”. O valor atual do parâmetro piscará na tela.
- 1.6. Ajuste o parâmetro de trabalho através das teclas ▲ e ▼.
- 1.7. Aperte a tecla “F” para salvar e depois mantenha a tecla “F” pressionada para voltar à tela inicial.

Nota 02: Ao manter a tecla “F” pressionada, o *display* indica o valor do parâmetro momentaneamente, em seguida o nome do parâmetro e depois de 2 segundos o *display* volta a tela principal.

- 1.8. Para ligar o *timer*, pressione a tecla “T” por no mínimo 3 segundos.

- 1.9. Ao término do uso, desligue o equipamento na chave geral e na tomada.
- 1.10. Descarte a água do banho maria pela válvula de descarte e limpe o equipamento.

2. LIMPEZA

Usar um pano com álcool, ou produto para limpeza leve de sua escolha. Evitar produtos abrasivos e ácidos na limpeza.

REFERÊNCIA

SOLAB. **Manual do Usuário:** Banho Maria - Modelo SL-150/10.