

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**BANHO MARIA COM AGITAÇÃO MECÂNICA
SOLAB - MODELO: SL-155**

	NOME	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	18/04/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
ATUALIZAÇÃO		

BANHO MARIA COM AGITAÇÃO MECÂNICA

SOLAB - Modelo: SL-155



[A] PRECAUÇÕES

- Não ligue o equipamento sem água! Coloque água até o recobrimento da prateleira e da resistência.
- Não permita que a água do banho maria evapore de modo a expor a resistência ao ar; deve-se mantê-la submersa na água.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Retire a tampa e verifique se a prateleira interna se encontra dentro do equipamento.
- 1.2. Preencha o banho maria com água o suficiente para cobrir totalmente a prateleira e a resistência.
- 1.3. Ligue o equipamento na tomada (tensão 220V) e na chave geral, localizada na parte inferior do equipamento. Aguarde o aparecimento da temperatura da água no visor.
- 1.4. Pressione a tecla “F” e ajuste a temperatura de trabalho através das teclas ▲ e ▼.
- 1.5. Aperte a tecla “F” para salvar e depois a tecla “T” para retornar à tela inicial.
- 1.6. Se desejar, ligue a agitação mecânica apertando a chave na parte superior e tampe.
- 1.7. Ao término do uso, desligue o equipamento na chave geral e na tomada.
- 1.8. Descarte a água do banho maria pela válvula de descarte e limpe o equipamento.

2. LIMPEZA

Usar um pano com álcool, ou produto para limpeza leve de sua escolha. Evitar produtos abrasivos e ácidos na limpeza.

REFERÊNCIA

SOLAB. **Manual de Instruções:** Banho Maria com Agitação Mecânica - Modelo SL-155