

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**BANHO MARIA DE BOCA  
QUIMIS - MODELO: Q 334-18**

	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA</b>
<b>ELABORAÇÃO</b>	Júlia Dias Cruz	16/04/2024
<b>REVISÃO</b>	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
<b>ATUALIZAÇÃO</b>	-	-

## BANHO MARIA DE BOCA

### QUIMIS

Modelo: Q 334-18



#### [A] PRECAUÇÕES

- Não ligue o equipamento sem água! Coloque água até o recobrimento da resistência.
- Não permita que a água do banho maria evapore de modo a expor a resistência ao ar; deve-se mantê-la submersa na água.

#### [B] MODO DE USO

##### 1. OPERACIONAL

- 1.1. Preencha o banho maria com água o suficiente para cobrir totalmente a resistência.
- 1.2. Ligue o equipamento na tomada (tensão 110V) e no interruptor geral
- 1.3. Programe o botão do termostato na temperatura que deseja.

**Nota 01:** A escala não é de precisão e sim de referência. Caso necessário, a verificação da temperatura da água pode ser feita com um termômetro.

- 1.4. Coloque as canecas ou frascos nas bocas e acione o interruptor geral.

**Nota 02:** A luz acesa indica que está aquecendo. Quando atingir a temperatura programada, o termostato entrará em ciclo liga-desliga.

- 1.5. Ao término do uso, desligue o equipamento no interruptor geral e na tomada. Posteriormente, descarte a água do banho maria pela válvula de descarte. Limpe o equipamento.

##### 2. LIMPEZA

Para limpeza interna, utilize álcool 70% ou uma esponja de aço e água, se necessário.

#### REFERÊNCIA

QUIMIS. **Manual de Instruções:** banho maria de boca Q334. Diadema, SP: Quimis Aparelhos Científicos LTDA.