

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**BANHO ULTRATERMOSTATIZADO
SOLAB - MODELO: SL-152/10**

	NOME	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	26/04/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
ATUALIZAÇÃO	-	-

BANHO ULTRATERMOSTATIZADO

SOLAB

Modelo: SL-152/10



[A] PRECAUÇÕES

- Não ligue o equipamento sem água! Coloque água até o recobrimento da prateleira e da resistência.
- Não permita que a água do banho maria evapore de modo a expor a resistência ao ar; deve-se mantê-la submersa na água.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Preencha o banho com água o suficiente para cobrir totalmente a resistência.
- 1.2. Ligue o equipamento na tomada (tensão 220V) e na chave geral.
- 1.3. Pressione a tecla “F” e ajuste a temperatura através das teclas ▲ e ▼.
- 1.4. Pressione a tecla “F” por 5 segundos para salvar e voltar à tela inicial.
Nota 01: No *display* será indicado o valor da temperatura no bloco.
- 1.5. Ao término do uso, desligue o equipamento na chave geral e na tomada.
- 1.6. Descarte a água do banho pela válvula de descarte e limpe o equipamento.

2. LIMPEZA

Com o equipamento desligado e sem água, usar uma flanela úmida com sabão neutro e água morna.

REFERÊNCIA

SOLAB. **Manual do Usuário:** Banho Ultratermostatizado - Modelo SL-152/10.