

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**CENTRÍFUGA
DAIKI - MODELO: 80-2B**

	RESPONSÁVEL	DATA
ELABORAÇÃO	Reginaldo Ferreira de Oliveira	
REVISÃO	Jeannette de Magalhães Moreira Lopes	
ATUALIZAÇÃO	Júlia Dias Cruz	17/04/2024

CENTRÍFUGA

DAIKI

Modelo: 80-2B



[A] PRECAUÇÕES


- Ao utilizar a centrífuga, sempre colocar amostras de mesmo volume e peso em contraposição, de forma a deixar os pesos balanceados no rotor.

[B] MODO DE USO

1. Conecte o plug da centrífuga na tomada de tensão 220V. Ligue a centrífuga na chave localizada na parte frontal, colocando-a na posição “LIGA”.
2. Coloque os tubos de ensaio com o material a ser centrifugado no interior da centrífuga, de modo a distribuir uniformemente a carga no equipamento, conforme figura abaixo.

Nota 01: Somente tubos de até 15 mL ajustam-se ao modelo deste equipamento.

Figura 1 - Carregamento balanceado do equipamento

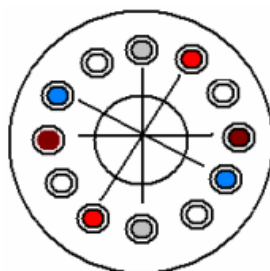

Fonte: Manual do equipamento

3. Feche a centrífuga. Selecionar o tempo de centrifugação desejado, girando, cuidadosamente, no sentido horário, o botão “tempo”.

Nota 02: O LED verde acenderá indicando que a centrífuga está ligada.

4. Gire cuidadosamente o botão de controle de velocidade. O medidor analógico indicará a velocidade selecionada.

Nota 03: A variação de velocidade não é imediata ao giro deste botão.

5. Ao final do tempo programado, o processo de centrifugação irá parar. Abra a porta e retire os tubos de ensaio com o material centrifugado.
6. Feche novamente a centrífuga.
7. Desligue a centrífuga, ajustando no botão na posição “desliga”.
8. Desconecte o cabo da tomada.

REFERÊNCIA

DAIKI. **Manual do usuário:** CENTRÍFUGA 80-2B. Revisão 00. CENTRIBIO.