

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**ESTUFA
DELEO - MODELO: DL-CB**

	RESPONSÁVEL	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	02/05/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
ATUALIZAÇÃO	-	-

ESTUFA

DELEO

Modelo: DL-CB



[A] PRECAUÇÕES

- Evite abrir a porta do equipamento em funcionamento.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Ligue o equipamento em tomada de tensão adequada e acione o interruptor liga-desliga.
- 1.2. Introduza um termômetro no orifício da parte superior da estufa para o controle real da temperatura.
- 1.3. Gire o botão do termostato ligeiramente para a direita até o ponto de controle desejado.
Nota 01: A lâmpada de aquecimento acesa indica que a estufa está aquecendo, após essa luz entrar no ciclo liga e desliga, acompanhe a temperatura real pelo termômetro.
- 1.4. Se a temperatura mostrada no termômetro não for a ideal, ajuste o termostato e verifique novamente após estabilização.

REFERÊNCIA

DELEO. **Manual:** Estufas. Modelo: DL-CB. Indústria e comércio de aparelhos para laboratório. Pouso Alegre - RS.