

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS

ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM COM *TIMER* QUIMIS - MODELO: Q317M

	RESPONSÁVEL	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	02/05/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
ATUALIZAÇÃO	-	-

ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM COM TIMER

QUIMIS - Modelo: Q317M



[A] PRECAUÇÕES

- Evite abrir a porta do equipamento depois de iniciado o timer. Se abrir, evite deixar a porta aberta por mais de 5 minutos.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Ligue o equipamento em tomada de tensão adequada.
- 1.2. Acione o interruptor liga-desliga posicionado na lateral do equipamento (figura 1, p.3).
- 1.3. Para selecionar a temperatura, pressione a tecla **●**, aparecerá o SP. Com as teclas **◆**, escolha a temperatura de trabalho.


Nota 01: Todas as vezes que alterar a temperatura, o auto tune deverá ser feito conforme item 2, se necessário.

- 1.4. Pressione a tecla **◀▶** para alterar a atividade dentro da programação para temperatura. Com as teclas **◆**, escolha a temperatura de trabalho.
- 1.5. Na opção timer é possível escolher a forma de trabalho: 0 para segundos e 1 para minutos.
- 1.6. Pressione a tecla **●** para voltar à tela inicial.
- 1.7. Programe a temperatura também no termostato de segurança (figura 1, p.3).
- 1.8. Caso queira repetir a operação, aperte o botão *reset*, situado do lado esquerdo do controlador (figura 1, p.3). O tempo começará a contar novamente.

2. LIMPEZA

A limpeza deve ser feita com o equipamento desligado, à temperatura ambiente. Na parte externa, utilizar lustra móveis ou massa de polir, se necessário. Na parte interna, limpar com detergente neutro e álcool 70%. Religar o equipamento somente após secagem.

Figura 1 - Alguns constituintes do equipamento

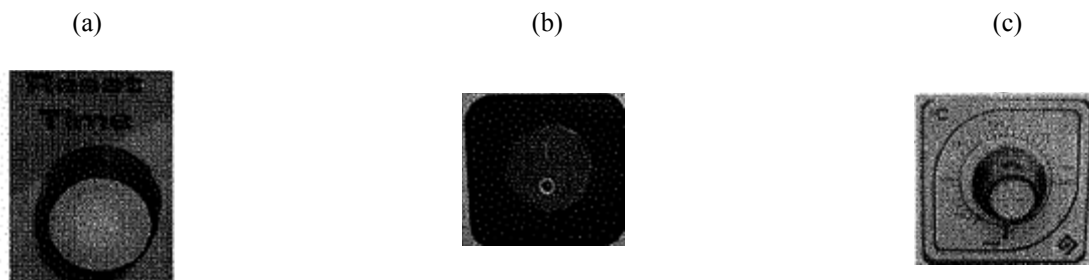

Legenda: (a) Botão reset; (b) Interruptor ligar/desligar; (c) Termostato de segurança.

Fonte: Manual do equipamento

REFERÊNCIA

QUIMIS. **Manual de instrução:** Estufa microprocessada de secagem com timer. Modelo: Q317M-TIMER.