

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS

MICROONDAS BRASTEMP - MODELO: Clean

	NOME	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	09/05/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	14/05/2024
ATUALIZADO POR	-	-

MICROONDAS

BRASTEMP

Modelo: Clean



[A] PRECAUÇÕES

- Não ligue o microondas se ele estiver vazio.
- Não utilize o microondas sem o prato de vidro giratório.
- Risco de queimadura! Utilizar luvas para retirar os itens aquecidos do microondas.
- Se perceber surgimento de fumaça, desligar imediatamente da tomada e manter a porta do equipamento fechada para abafar possível chama.
- Caso for aquecer água ou outros líquidos, evitar recipientes estreitos com gargalos pequenos.
- No aquecimento de líquidos, aguardar 30 segundos antes de abrir o microondas, devido ao risco do fenômeno erupção de fervura atrasada.
- Nunca aquecer embalagens totalmente fechadas. Risco de explosão!
- O aquecimento de itens de pouca umidade deve ser evitado. Risco de incêndio!
- Optar preferencialmente por recipientes de vidro ou cerâmicos. Não inserir objetos metálicos no microondas.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Ligar o equipamento na tomada de tensão adequada.
- 1.2. Abrir a porta do microondas e verificar se o prato de vidro está bem encaixado.
- 1.3. Inserir o material a ser aquecido e fechar a porta.
Nota 01: Nunca aquecer embalagens metálicas ou totalmente fechadas. Risco de explosão!
- 1.4. Programar o tempo a partir das teclas rápidas ou pelas teclas “+” ou “-”.
- 1.5. Se desejar utilizar uma potência diferente de 100%, apertar a tecla POTÊNCIA repetidamente para escolher a potência desejada: Mínima (30%), Média (50%) ou Máxima (100%).
- 1.6. Apertar a tecla INICIAR.

1.7. Ao final do tempo , um bip soará indicando o término da programação.

Nota 02: Caso queira pausar a programação, apertar o botão PAUSAR/CANCELAR e, para retornar, apertar novamente esse botão. Caso queira cancelar programação antes do término, apertar duas vezes consecutivas o botão PAUSAR/CANCELAR.

1.8. Para desligar o equipamento, basta retirá-lo da tomada.

1.9. Proceder à limpeza.

2. LIMPEZA

Para limpeza interna, utilizar somente pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, passar um pano umedecido apenas com água e depois secar com pano seco ou papel toalha. O prato de vidro pode ser retirado para lavagem. Retornar ao local de origem após completamente seco.

REFERÊNCIA

BRASTEMP. **Manual do Consumidor:** Micro-ondas. Clean. São Paulo - SP.