

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**CHAPA DE AQUECIMENTO
NOVA INSTRUMENTS - MODELO: não identificado**

	NOME	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	29/04/2024
REVISÃO	Aline Vaz da Silva	03/05/2024
ATUALIZADO POR	-	-

CHAPA DE AQUECIMENTO

NOVA INSTRUMENTS

Modelo: não identificado



[A] PRECAUÇÕES

- Não deixe os cabos de alimentação sobre a superfície aquecida.
- Cuidado com queimaduras!
- Cuidado com o processamento dos materiais, pelo risco de liberação de gases tóxicos, projeção de objetos e líquidos. Use a capela e óculos de segurança!
- Aqueça apenas materiais que tenham temperatura de fulgor maior que a temperatura definida.
- Cuidado ao manusear materiais inflamáveis.
- Não aqueça vidrarias vazias, ou que possuem trincas.
- Escolha bem o tamanho do frasco, para evitar extravasamento da substância.

[B] MODO DE USO

1. OPERACIONAL

- 1.1. Ligue o equipamento em tomada de tensão adequada.
- 1.2. Pressione duas vezes a tecla ◀▶, na primeira vez aparecerá SP e na segunda o *display* irá piscar.
- 1.3. Através das teclas ▲ e ▼, ajuste a temperatura.
- 1.4. Confirme a temperatura apertando a tecla ◀▶.
- 1.5. Em seguida, pressione a tecla ▼, no *display* aparecerá $t.time = time$.
- 1.6. Pressione a tecla ◀▶ e o *display* ficará piscando.
- 1.7. Através das teclas ▲ e ▼, ajuste o tempo desejado.
Nota 01: Caso não queira determinar o tempo, aperte a tecla ▼ até aparecer OFF.
- 1.8. Confirme o tempo apertando e segurando a tecla ◀▶ até que o *display* mostre o menu principal.
- 1.9. Aperte a tecla F e o processo se iniciará assim que o aparelho atingir a temperatura programada.

2. LIMPEZA

Para remover sujidades da chapa, utilize um pano umedecido com água e sabão neutro. Não permitir a entrada de umidade no aparelho durante a limpeza. Após a limpeza, deve-se secar o equipamento com um pano macio e seco

Nota 02: Faça a limpeza apenas com o equipamento totalmente desligado e volte a utilizá-lo somente após completa secagem. Utilize luvas durante a limpeza.

REFERÊNCIA

NOVA INSTRUMENTS. **Manual de instruções:** Chapa Aquecedora. Modelos NI 1337D, NI 1338D e NI 1339D.