

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS**

**ESTUFA DE SECAGEM DE MATERIAIS
ROBERTSHAW - MODELO: não identificado**

	RESPONSÁVEL	DATA
ELABORAÇÃO	Júlia Dias Cruz	17/04/2024
REVISÃO	Aline Vaz	15/10/2024
ATUALIZAÇÃO	-	-

ESTUFA DE SECAGEM DE MATERIAIS

ROBERTSHAW

Modelo: não identificado



[A] PRECAUÇÕES

- Cuidado ao retirar materiais quentes da estufa, utilize luvas de proteção térmica.
- Cuidado para não encostar na parte metálica interior do equipamento, quando aquecido.
- Sempre deixar o material identificado na estufa, incluindo nome do responsável e data de retirada.
- Retirar todo o material ao final do uso. Não deixar o material na estufa!

[B] MODO DE USO

1. Abrir o equipamento e colocar sobre as bandejas o material para secagem, previamente identificado.
2. Para fechar o equipamento é necessário o auxílio de uma espátula. Deve-se colocar a porta em posição de fechamento, encostar a trava na posição adequada e utilizar uma espátula para empurrar o pino da trava, conforme imagem 1.

Nota 01: Esse procedimento é necessário por se tratar de um equipamento antigo, em que a trava não possui total desempenho.

3. Verificar se o equipamento encontra-se conectado à tomada (tensão 220V).
4. Girar o botão em sentido horário, de forma a deixar a temperatura desejada na posição mais superior (posição 12h00).
5. Ao término do uso, girar o botão no sentido anti-horário para a posição DESL.

Nota 02: Não é necessário desligar o equipamento da tomada.